

流式细胞分析术样本制备注意事项

1. 分析前的细胞一定要过滤，细胞筛网孔径 30-50um；
2. 如要分析 GFP 等转染的样品，需要未经转染的相同细胞为阴性对照；
3. 如要做多重荧光染色标本的分析，需要阴性对照和各种单一荧光染色的标本（必须同时有阴性和阳性细胞）；
4. 一般细胞浓度： 1×10^6 /ml ；
5. 一般细胞体积：500ul(最少 200ul) ；
6. 一般细胞缓冲液：PBS 或 FACS Buffer；
7. 请使用标准的流式上样管。

流式细胞分析仪上机注意事项

1. 样品必须为单细胞悬液；
2. 样品管一定不能跑空；
3. 严格按照操作规程操作；
4. 如遇问题或不清楚地方，立即咨询专管技术员。